

Anleitung Probenahme Gase in Minican

Probenahmebehälter: Minican

Zubehör: Minicanventil + Schlauch

Probenahme

1. Ventilschutz am Minican entfernen
2. Ventil mit Schlauch auf Minican aufschrauben
3. Schlauch möglichst luftdicht an der Probenahmestelle anbringen
4. Ventil am Minican nach links aufdrehen
5. eventuell hört man jetzt das einströmen der Luft in das Minican
6. Wenn man das einströmen hört, solange Ventil aufgedreht lassen bis keine Strömungsgeräusche mehr hörbar sind, wenn kein Geräusch hörbar ist dann nach ca. 5min Ventil fest schließen (rechts drehen)
7. Ventil abschrauben, Ventilschutz wieder anbringen
8. Minican gut gepolstert verpacken und an uns zurückschicken
9. Begleitschreiben mit Probenbezeichnung und Probenahmedatum bitte mitschicken

Falls Fragen auftreten sollten, bitten wir um Ihren Rückruf.